

LaboDoser-10

Gebruiksaanwijzing

Vertaling van oorspronkelijke instructies



Doc. nr.: 16377026-02_C-nl
Datum van uitgave: 2025.04.04

Copyright

De inhoud van deze handleiding is eigendom van Struers ApS. Reproductie van enig deel van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van Struers ApS is niet toegestaan.

Alle rechten voorbehouden. © Struers ApS.

Inhoudsopgave

1	Over deze handleiding	4
2	Aan de slag	4
2.1	Beschrijving apparaat	4
2.2	Controleer de paklijst	5
2.3	De machine uitpakken	6
3	Installatie	6
4	Bediening LaboDoser-10	8
5	Vervang de diamant suspensie/het smeermiddel	9
6	Onderhoud	9
7	Fabrikant	9

1 Over deze handleiding



VOORZICHTIG

Struers apparatuur mag alleen worden gebruikt in combinatie met en zoals beschreven in de bij de apparatuur geleverde gebruiksaanwijzing.



Opmerking

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.




Opmerking

Als u specifieke informatie in detail wilt bekijken, raadpleegt u de online versie van deze handleiding.

2 Aan de slag


2.1 Beschrijving apparaat

LaboDoser-10 gemonteerd op LaboPol

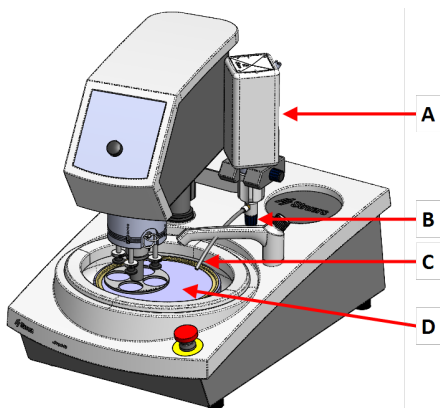

LaboDoser-10 gemonteerd op LaboPol

- A** LaboDoser-10 diamant suspensie/smeermiddelfles
- B** Regelbare klep
- C** Doseer mondstuk
- D** Prepareerschijf

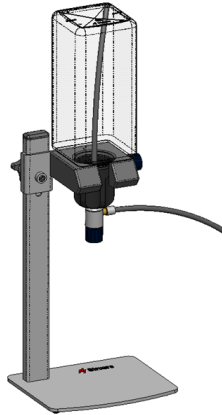LaboDoser-10 gemonteerd op een LaboDoser-10 tafelstandaard

2.2 Controleer de paklijst

De verpakkingendoos bevat de volgende onderdelen:

Stuks.	Beschrijving
1	LaboDoser-10 eenheid met 1,0 liter fles
1	Zuigbuis voor fles van 0,5 liter
1	Gereedschap voor het verwijderen van Easy connector-inzet
1	Inbussleutel 3 mm
1	Beugel voor doseerarm
2	Inbusschroeven
1	Gebruiksaanwijzing set

2.3 De machine uitpakken



Opmerking

We raden u aan alle originele verpakkingen en koppelstukken te bewaren voor toekomstig gebruik.

1. Snij de verpakkingstape aan de bovenkant van de doos door.
2. Verwijder de losse onderdelen.
3. Haal het apparaat uit de doos.

3 Installatie




Tip

Als het diamant suspensie/smeermiddel langere tijd niet wordt gebruikt, haalt u de fles uit de fleshouder en bergt u deze rechtop op.

LaboDoser-10 kunnen op de kolom van de volgende eenheden worden gemonteerd:

- LaboUI
- LaboForce-50
- LaboForce-Mi

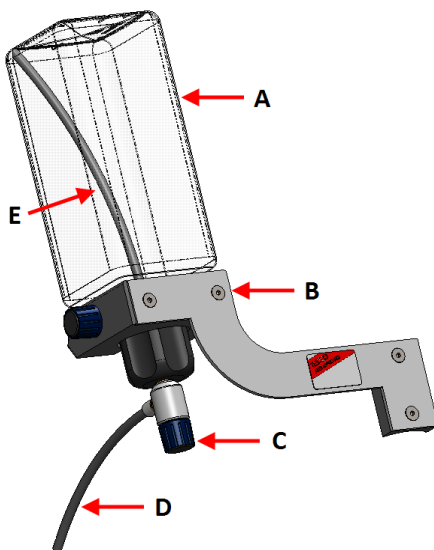Procedure

A Diamant
suspensie/smeermiddelfles


B Doseringsarm

C Regelbare klep

D Doseer
mondstuk

E Zuigbuis

1. Gebruik de beugel en de twee schroeven om de doseerarm op de kolom van de machine te monteren.
2. Als een nieuwe fles met diamant suspensie/smeermiddel wordt gebruikt, verwijdt u het deksel en gebruikt u het gereedschap om het Easy connector-inzetstuk op de fles te verwijderen.

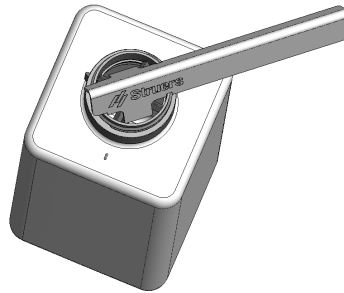

3. LaboDoser-10 cap wordt gemonteerd met een zuigbuis (A) voor een fles van 1,0 liter.
Als een fles van 0,5 liter wordt gebruikt, schakel dan over op de korte slang (B).



Opmerking

Zorg ervoor dat u de buis monteert met het schuine uiteinde naar beneden gericht.

4. Bevestig de flessendop met verstelbaar ventiel op een Struers diamant suspensie/smeermiddelfles.
5. Plaats de fles in de doseerarm.

4 Bediening LaboDoser-10

De operator past een ventiel aan om de vereiste hoeveelheid diamant suspensie of smeermiddel op de preparatieschijf aan te brengen.

1. Plaats de doseertuit in de optimale positie boven de preparatieschijf.
2. Open de klep en stel het doseringsniveau voor diamant suspensie/smeermiddel in.

3. Als de voorbereidingsstap is voltooid, sluit u de klep om het doseren te stoppen.

5 Vervang de diamant suspensie/het smeermiddel

Struers adviseert voor elk verbruiksartikel een aparte flessendop te gebruiken.

Om de flessendop met een ander verbruiksartikel te gebruiken:

1. Verwijder de fles.
2. Houd de fles stevig vast en verwijder de flessendop.
3. Maak de fles leeg en vul deze met een milde zeepoplossing.
4. Open het ventiel en reinig het doseermondstuk.
5. Vervang het zeepwater door schoon water en herhaal de bovenstaande procedure.
6. Zet de dop van de fles op een Struers diamant suspensie/smeermiddelfles.

6 Onderhoud

Als LaboDoser-10 een langere tijd niet gebruikt is, dan raden we aan om het voor gebruik schoon te maken en eventueel alle opgedroogde diamant suspensie/smeermiddel te verwijderen.

7 Fabrikant

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denemarken
Telefoon: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Verantwoordelijkheid van de fabrikant

De volgende beperkingen moeten in acht worden genomen, aangezien schending van de beperkingen kan leiden tot annulering van Struers

wettelijke verplichtingen.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor fouten in de tekst en/of afbeeldingen in deze handleiding. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De handleiding kan accessoires of onderdelen vermelden die niet zijn opgenomen in de geleverde versie van de apparatuur.

De fabrikant is alleen verantwoordelijk voor de gevolgen voor de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van de apparatuur als de apparatuur wordt gebruikt, onderhouden en gerepareerd in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library